


Oligosaccharidanalytik in H₂O


03.08.2020
Applikationsnote

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Wabenquellhonig", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C



Übersichtschromatogramm

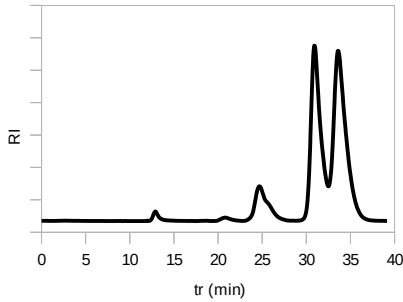



Detailvergrößerung

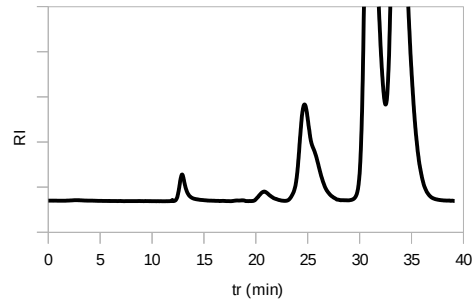



AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
Reissirup, Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

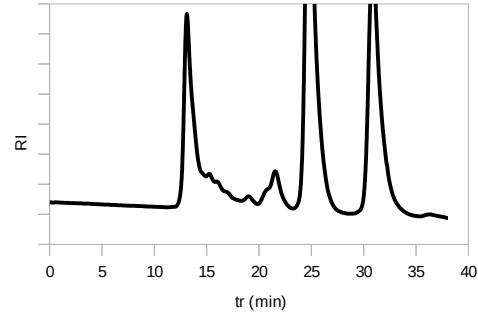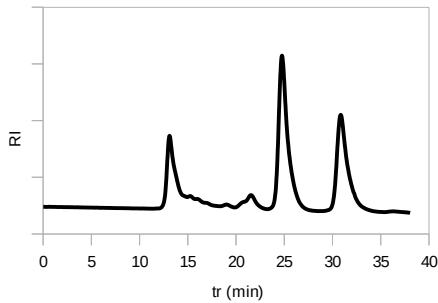

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Malztrunk", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

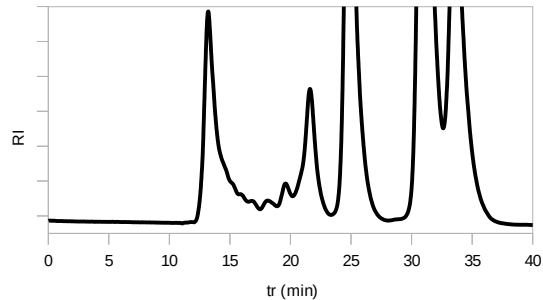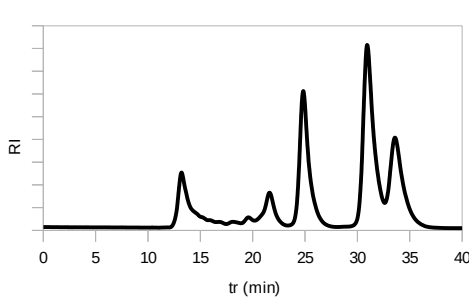


AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Dextrose & Traubenzucker Nahrungsergänzungsmittel", Eluent: H₂O,
0,25ml/min, 70°C

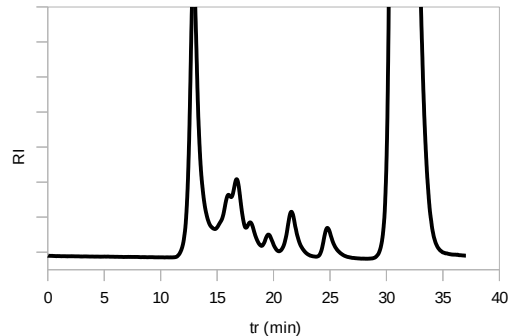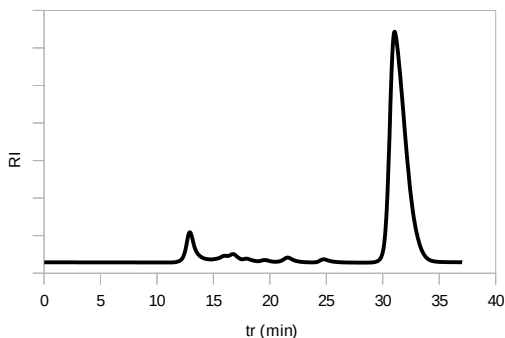


AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Maltodextrin 19", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C



Übersichtschromatogramm

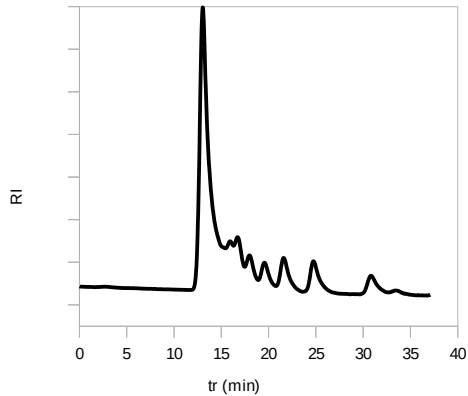



Detailvergrößerung

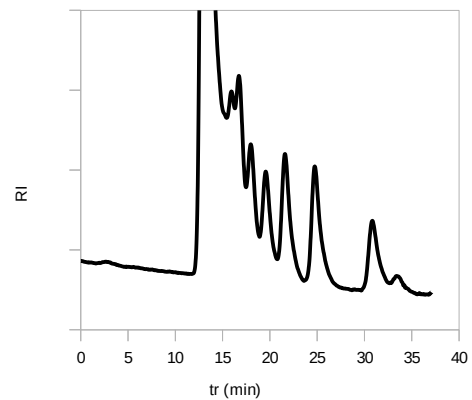

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Maltodextrin 12", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

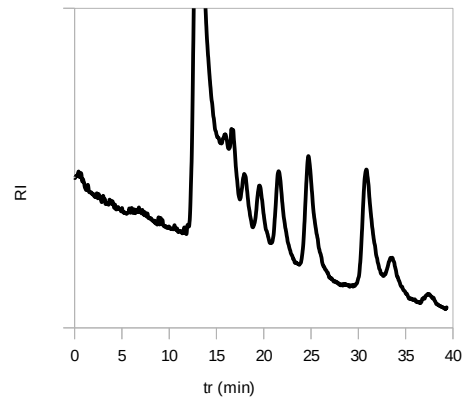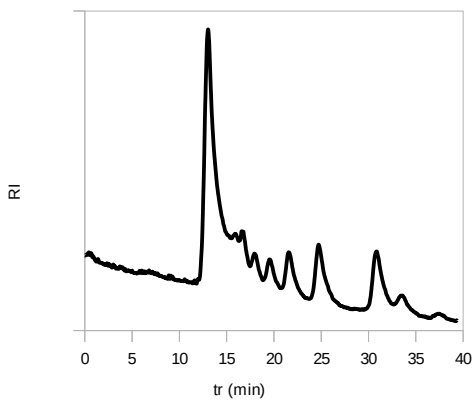


AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Maltodextrin 6", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

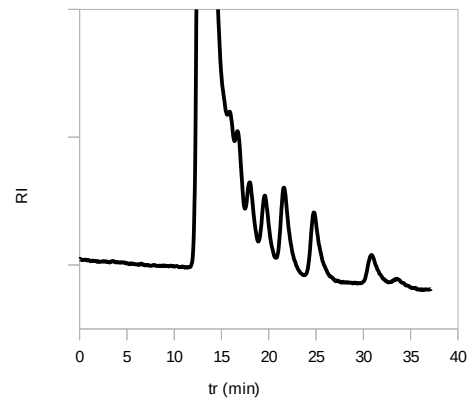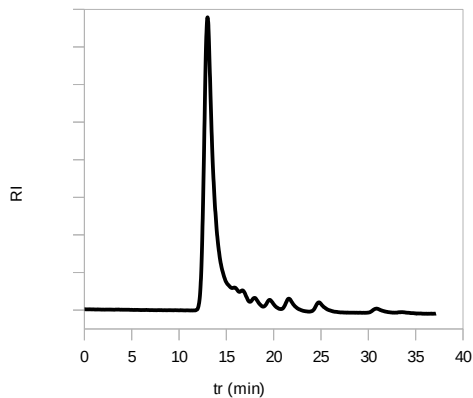


AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo

04.08.2020
Applikationsnote


AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na
300x8mm
Maltodextrin 12, Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

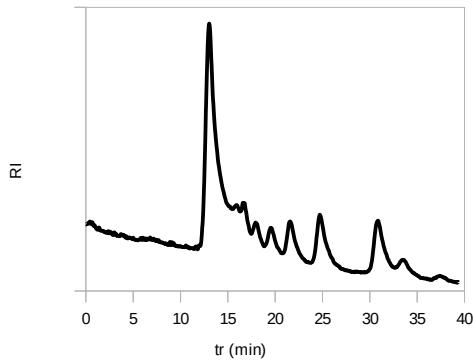


AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na,
300x8mm
Maltodextrin 12 (schwarz), Inulin (blau) -
Überlagerung
Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

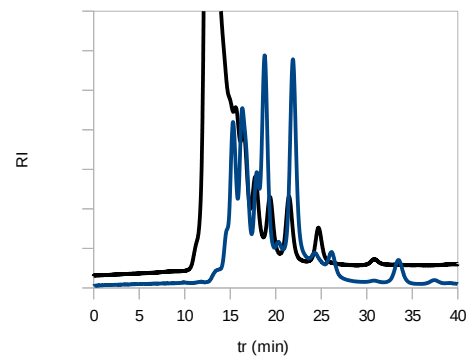

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na
300x8mm
Inulin*, Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

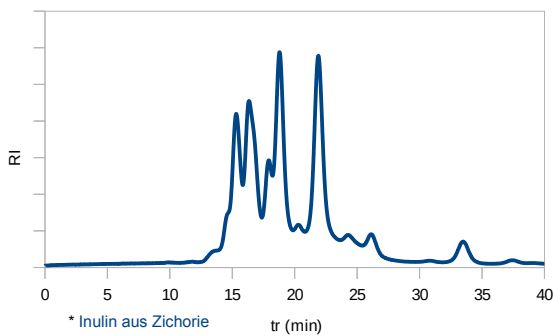

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na,
300x8mm
Maltotriose, Maltose, Glucose, Fructose (in
Elutionsreihenfolge), Eluent: H₂O, 0,5ml/min,
70°C

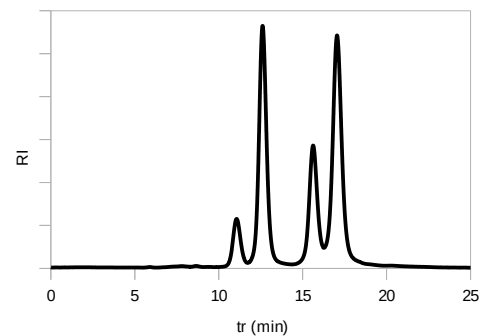

SASOLNa101508	HPLC-Säule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ, 150mm x 8mm	Preis auf Anfrage
SASOLNa103008	HPLC-Säule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ, 300mm x 8mm	Preis auf Anfrage
SASOLNa10508	Vorsäule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ, 50mm x 8mm	Preis auf Anfrage

Application note 08/2020, für Kunden in Deutschland, Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzug. Transport und Verpackung, Änderungen vorbehalten. Nur für F&E sowie Labor, nicht geprüft für Pharmazie oder medizinische Diagnostik. Es gelten die AGB der AppliChrom.