

AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na



28/09/2015 Applikationsnote

Oligosaccharidanalytik in Wasser



Übersichtschromatogramm

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Wabenquellhonig", H₂O, 0,25ml/min, 70°C



Detailvergrößerung

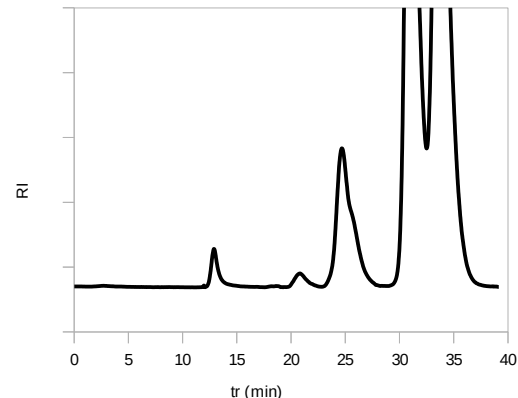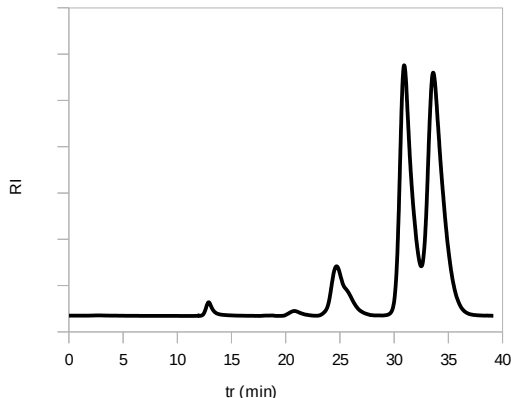



AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Reissirup", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

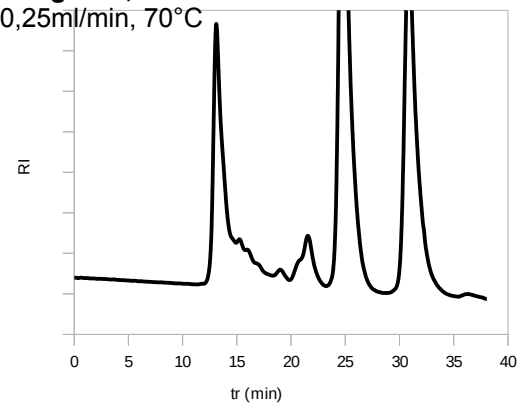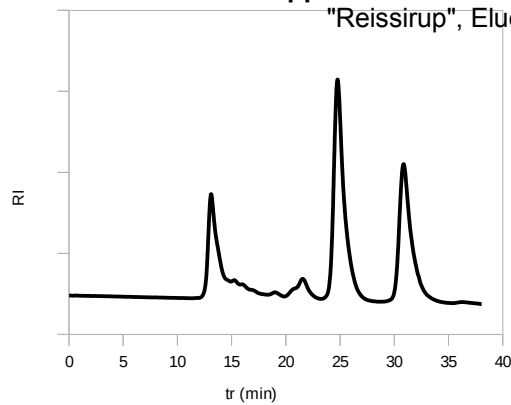

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Malztrunk", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

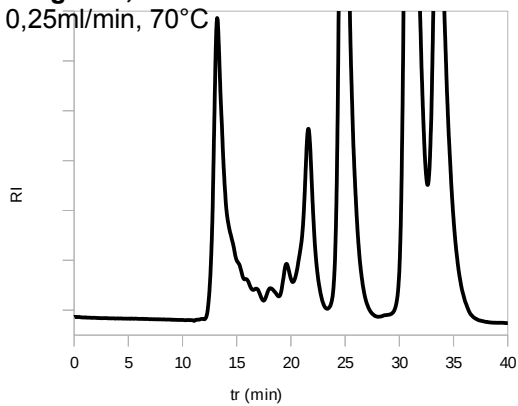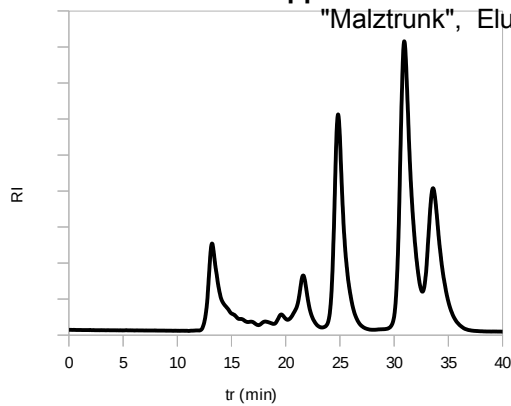

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm
"Dextro Energy Classic", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

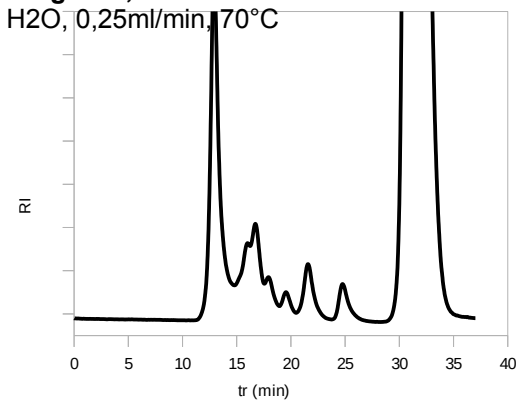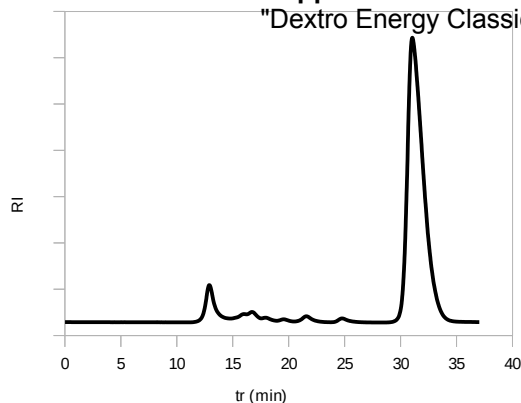

AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na

28/09/2015 Applikationsnote



Oligosaccharidanalytik in Wasser

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm Best.Nr.: SASOLNa103008

Übersichtschromatogramm



"Maltodextrin 19", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

Detailvergrößerung

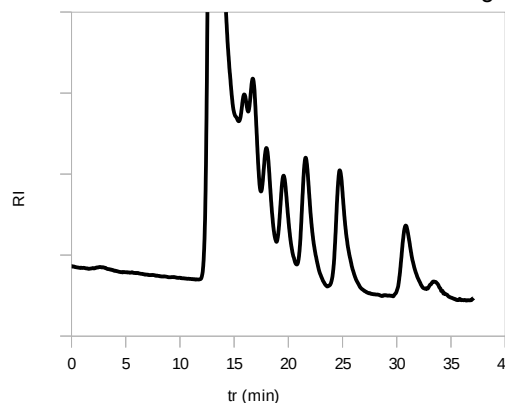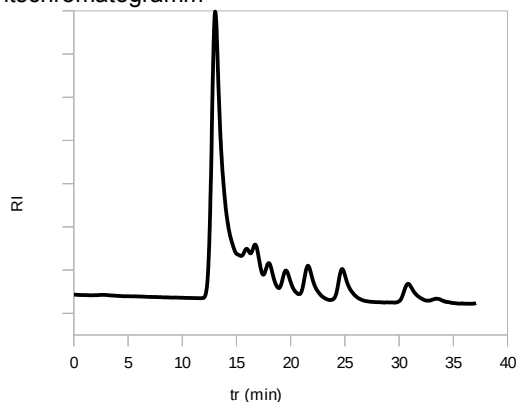



AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm Best.Nr.: SASOLNa103008

"Maltodextrin 12", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

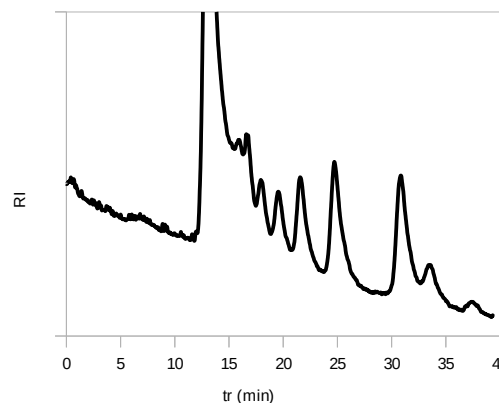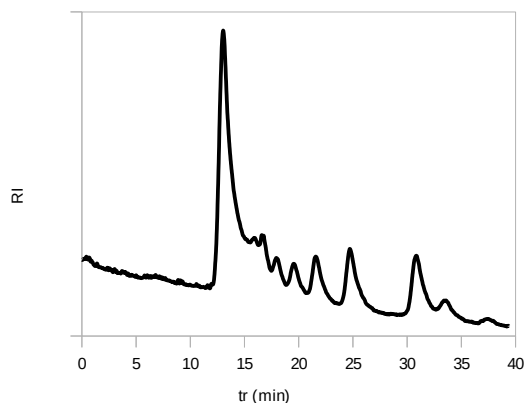

AppliChrom ABOA SugarSep-Oligo-Na, 300x8mm, Best.Nr.: SASOLNa103008

"Maltodextrin 6", Eluent: H₂O, 0,25ml/min, 70°C

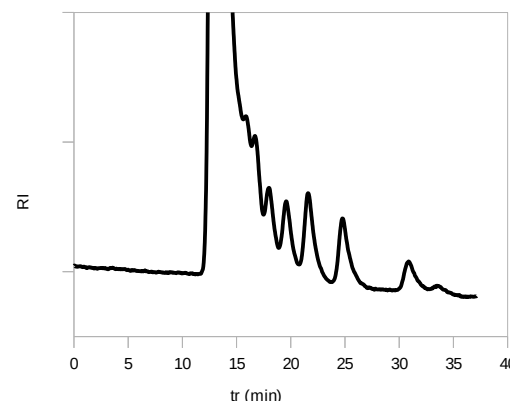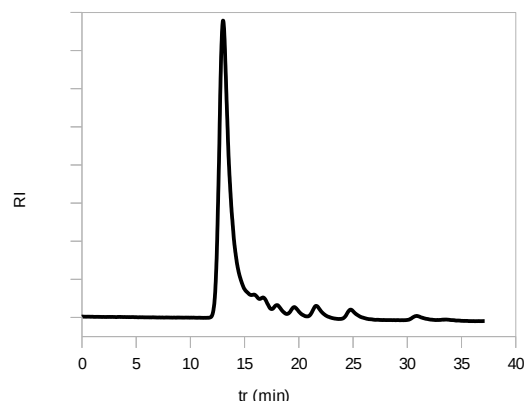

Bestellinformationen:

SASOLNa101508	HPLC-Säule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ 150mm x 8mm	Preis auf Anfrage
SASOLNa103008	HPLC-Säule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ 300mm x 8mm	Preis auf Anfrage
SASOLNa10308	Vorsäule AppliChrom® ABOA SugarSep-Oligo-Na, 10µ, 30mm x 8mm	Preis auf Anfrage